

Propriétés de la matière

Material properties

**Ref :
312 081**

Français – p 1

English – p 3

Version : 8009

Jeu de 5 cylindres masses égales

Set of 5 cylinders of equal mass

1 Description – composition

1.1 But

Aborder les notions qualitatives et quantitatives de masses volumiques


1.2 Description

Cet ensemble est constitué de 5 masses cylindriques, de diamètre 20 mm (sensiblement égal), de façon à comparer simplement les différences de volumes.

- Les dimensions et les masses sont déterminées avec précision pour les matières laiton, acier, aluminium et PVC.

$$m = 25 \text{ g} \pm 0,8 \text{ g}$$

- Le bois, bien que verni, pour limiter son séchage (et aussi bien pour le protéger) n'a pas une masse volumique fixe. Nous avons donc fourni une longueur suffisante pour atteindre une masse $\geq 24 \text{ g}$.
- Si vous avez une masse $> 25 \text{ g}$, vous pourrez ainsi facilement ajuster en coupant une extrémité.

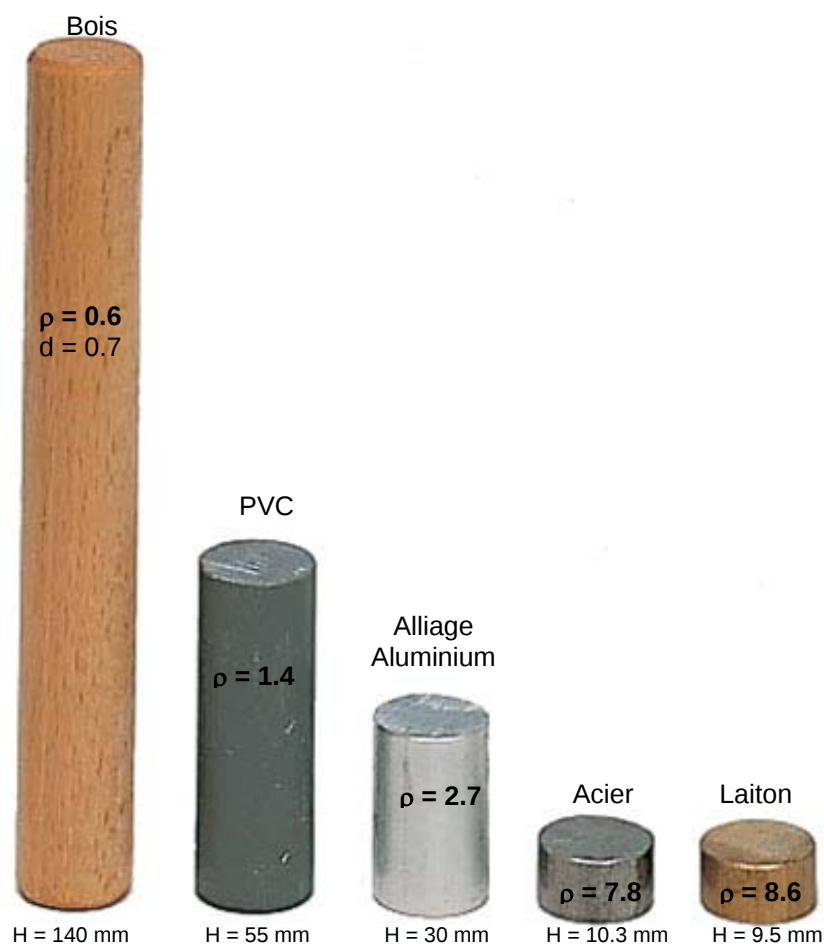

2 Service après vente

La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers.

Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez contacter :

JEULIN - SUPPORT TECHNIQUE
Rue Jacques Monod
BP 1900
27 019 EVREUX CEDEX FRANCE
0825 563 563

1 Description – composition

1.1 Purpose

To tackle the qualitative and quantitative concepts of density.


1.2 Description

This assembly consists of 5 cylindrical masses of 20 mm diameter (roughly equal), to simply compare differences in volumes.

- The dimensions and masses are precisely determined for brass, steel, aluminium and PVC materials.

$$m = 25 \text{ g} \pm 0.8 \text{ g}$$

- Wood, even though varnished to limit seasoning (and also to protect it), does not have a fixed density. We have therefore provided a sufficient length to attain a mass of $\geq 24 \text{ g}$.
- If you have a mass $> 25 \text{ g}$, you can thus easily adjust by cutting off one end.

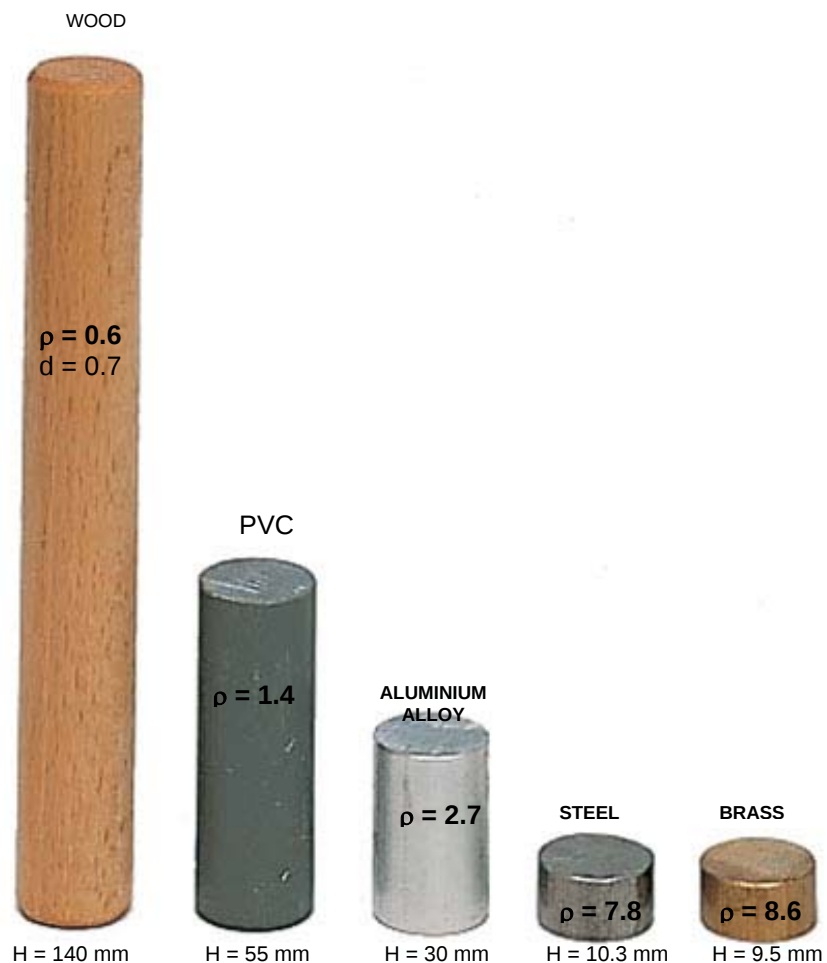

2 After-Sales Service

This material is under a two year warranty and should be returned to our stores in the event of any defects.

For any repairs, adjustments or spare parts, please contact:

JEULIN - TECHNICAL SUPPORT
Rue Jacques Monod
BP 1900
27 019 EVREUX CEDEX FRANCE
0825 563 563

Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition du Lundi
au Vendredi (8h30 à 17h30)

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge immédiatement votre appel pour vous apporter une réponse adaptée à votre domaine d'expérimentation : Sciences de la Vie et de la Terre, Physique, Chimie, Technologie .

Service gratuit *

0825 563 563 choix n° 3. **

* Hors coût d'appel : 0,15 € ttc / min.
à partir d'un poste fixe.

** Numéro valable uniquement pour
la France métropolitaine et la Corse.

Pour les Dom-Tom et les EFE,
utilisez le + 33 (0)2 32 29 40 50

Aide en ligne :
www.jeulin.fr

Rubrique FAQ



Rue Jacques-Monod,
Z.I. n° 1, Netreville,
BP 1900, 27019 Evreux cedex,
France

Tél. : + 33 (0) 2 32 29 40 00
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 99
Internet : www.jeulin.fr - support@jeulin.fr

Phone : + 33 (0) 2 32 29 40 49
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 05
Internet : www.jeulin.com - export@jeulin.fr

SA capital 3 233 762 € - Siren R.C.S. B 387 901 044 - Siret 387 901 04400017

Direct connection for technical support

A team of experts at your
disposal from Monday
to Friday (opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request immediatly to provide you with the right answers regarding your activity field : Biology, Physics, Chemistry, Technology .

Free service *

+ 33 (0)2 32 29 40 50**

* Call cost not included

** Only for call from foreign countries

