

Petit matériel

Small equipment


**Ref :
703 172**

Français – p 1

English – p 3

Version : 6007

Poire pour pipettes 5, 10, 20, 25 mL
Pipette ball for 5, 10, 20, 25 mL pipettes

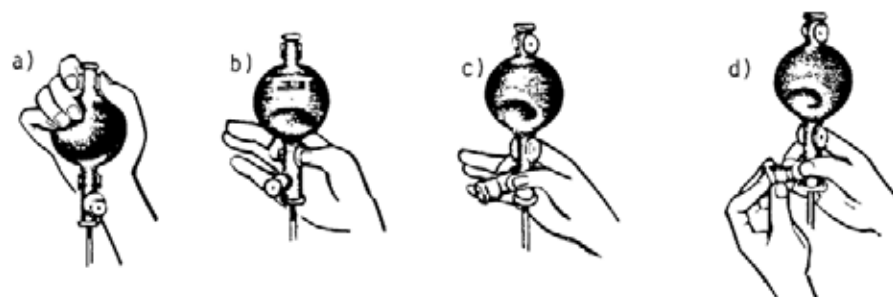

Poire à pipette à 3 soupapes, moulée d'une seule pièce

1 Mode d'emploi

- a) Tenir le ballon dans le creux de la main. Au moyen du pouce et de l'index, appuyer sur la soupape et exercer une pression sur le ballon avec les doigts, pour en chasser l'air.
- b) Avec le pouce et l'index, appuyer légèrement sur la soupape pour recueillir la quantité de liquide désirée.
- c) Pour obtenir l'écoulement du liquide, appuyer sur la soupape avec le pouce ou l'index..
- d) Pour l'écoulement total et rapide, appuyer sur la soupape et fermer l'orifice avec l'index de la main gauche en exerçant une pression sur l'olive au moyen du pouce et du majeur.

Nota :


Au cas où du liquide aurait pénétré à l'intérieur du ballon, sortir la bille du haut en pressant avec l'angle d'une règle et sortir la bille située sous le ballon avec une tige de métal de 4 à 5 mm de diamètre. Laver et faire sécher le ballon, puis replacer les billes dans leurs logements respectifs. Eviter que les billes n'entrent dans l'intérieur du ballon.

2 Service après vente

La garantie est de 2 ans, le matériel doit être retourné dans nos ateliers.

Pour toutes réparations, réglages ou pièces détachées, veuillez contacter :


JEULIN - SUPPORT TECHNIQUE
Rue Jacques Monod
BP 1900
27 019 EVREUX CEDEX FRANCE
+33 (0)2 32 29 40 50

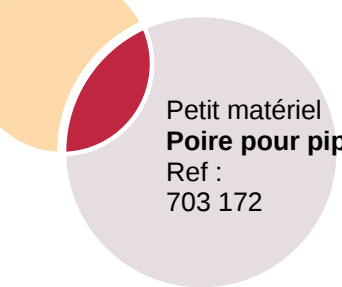

Petit matériel
Poire pour pipettes
Ref :
703 172



NOTES

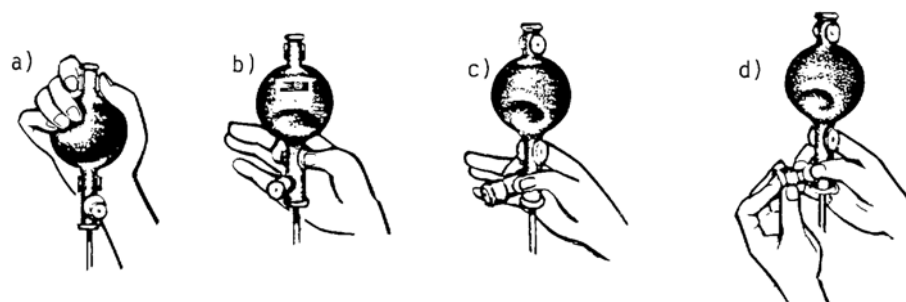

The « ASSISTENT » pipette ball has 3 outlets, is produced without seams and therefore can be cleaned with acetone and other solvents.

1 Instruction for use

- a) The ball is held in the palm of the hand, thumb and forefinger on outlet R, and air is pressed out of the ball.
- b) Thumb and forefinger are pressed lightly on outlet A (indication valve) to draw in the required amount of liquid.
- c) For draining-off of liquid thumb and forefinger is held over outlet M.
- d) To achieve a complete and fast drainage, outlet M is pressed, the opening closed with the forefinger of the left hand, and in addition the olive is pressed between the thumb and middle finger

Note

In the case of liquid appearing in the ball, press out valve-ball "R" with a ruler-edge, then push out valve-ball "A" with a metal-rod of 4-5 mm diam. Wash and dry the pipette-ball, then replace valve-balls in their position. Avoid getting valve-balls inside of the pipette-ball.

2 After-sales service

The device is under a 2-year guarantee, it must be sent back to our workshops.

For any repairs, adjustments or spare parts please contact:

JEULIN – TECHNICAL SUPPORT
Rue Jacques Monod
BP 1900
27 019 EVREUX CEDEX FRANCE
+33 (0)2 32 29 40 50

NOTES

Assistance technique en direct

Une équipe d'experts
à votre disposition du Lundi
au Vendredi (8h30 à 17h30)

- Vous recherchez une information technique ?
- Vous souhaitez un conseil d'utilisation ?
- Vous avez besoin d'un diagnostic urgent ?

Nous prenons en charge immédiatement votre appel pour vous apporter une réponse adaptée à votre domaine d'expérimentation : Sciences de la Vie et de la Terre, Physique, Chimie, Technologie .

Service gratuit * :
+ 33 (0)2 32 29 40 50

** Hors coût d'appel*

Aide en ligne :
www.jeulin.fr

Rubrique FAQ



Rue Jacques-Monod,
Z.I. n° 1, Netreville,
BP 1900, 27019 Evreux cedex,
France

Tél. : + 33 (0) 2 32 29 40 00
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 99
Internet : www.jeulin.fr - support@jeulin.fr

Phone : + 33 (0) 2 32 29 40 49
Fax : + 33 (0) 2 32 29 43 05
Internet : www.jeulin.com - export@jeulin.fr

SA capital 3 233 762 € - Siren R.C.S. B 387 901 044 - Siret 387 901 04400017

Direct connection for technical support

A team of experts at your
disposal from Monday
to Friday (opening hours)

- You're looking for technical information ?
- You wish advice for use ?
- You need an urgent diagnosis ?

We take in charge your request immediatly to provide you with the right answers regarding your activity field : Biology, Physics, Chemistry, Technology .

Free service * :
+ 33 (0)2 32 29 40 50

** Call cost not included*

